

LUFTRICHTER FÜR HYGIENE- INSPEKTIONEN

QUICK START GUIDE


Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen Lufttrichter für Hygieneinspektionen nach VDI 6022 entschieden haben. Hier ist eine kurze Einführung zur Verwendung Ihres Trichters:


Reinigen Sie Ihre Lufttrichterfolie und Ihren Lufttrichteradapter vor der Inbetriebnahme mit einem der [getesteten Mittel](#) gemäss dem beschriebenen Prozess in unserem [YouTube Tutorial](#). Setzen Sie dann den Lufttrichteradapter auf Ihren MAS-100 NT 6022 oder MAS-100 Eco und befestigen Sie die Lufttrichterfolie gemäss untenstehender Anleitung:

KLEINER TRICHTER (20CM DURCHMESSER)

Legen Sie die kleine Lufttrichterfolie um den aufgesetzten Lufttrichteradapter.

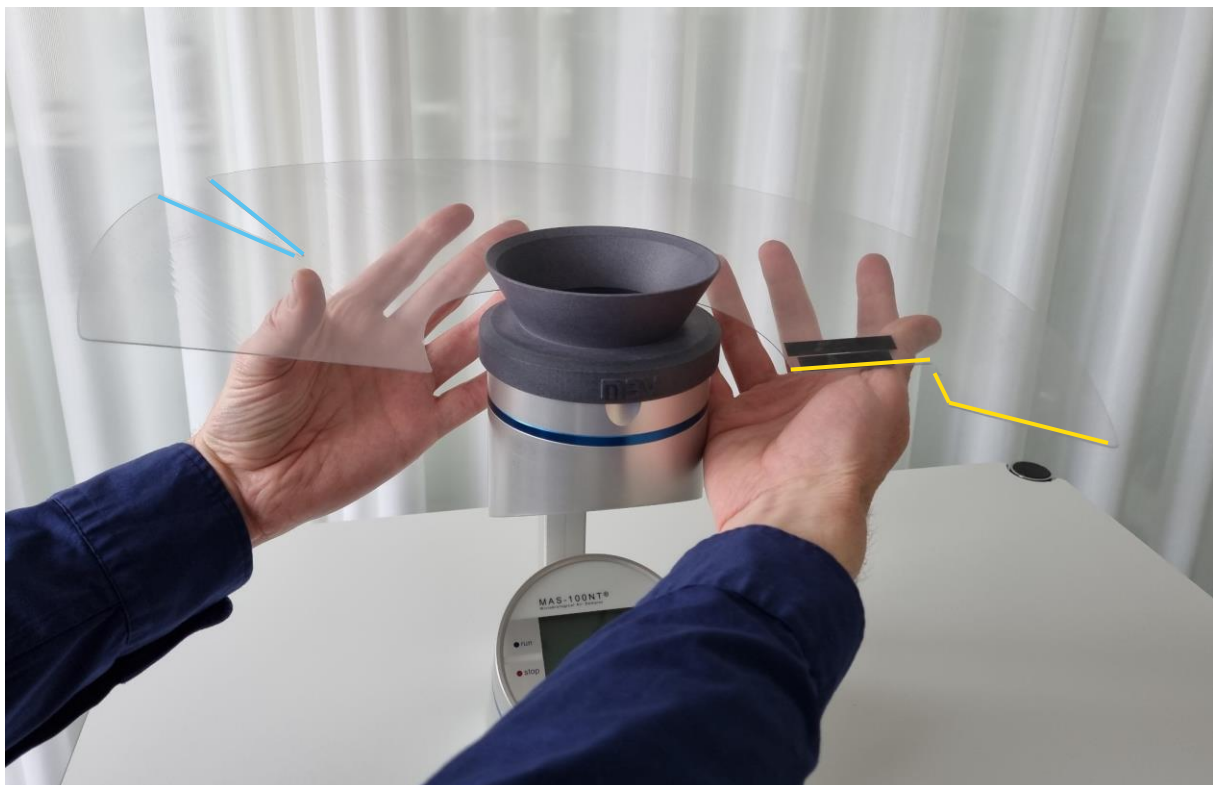


Lassen Sie das rechte Folienende (gelb) über das linke Folienende gleiten, bis die gelbe Kante neben der blauen Kante liegt.

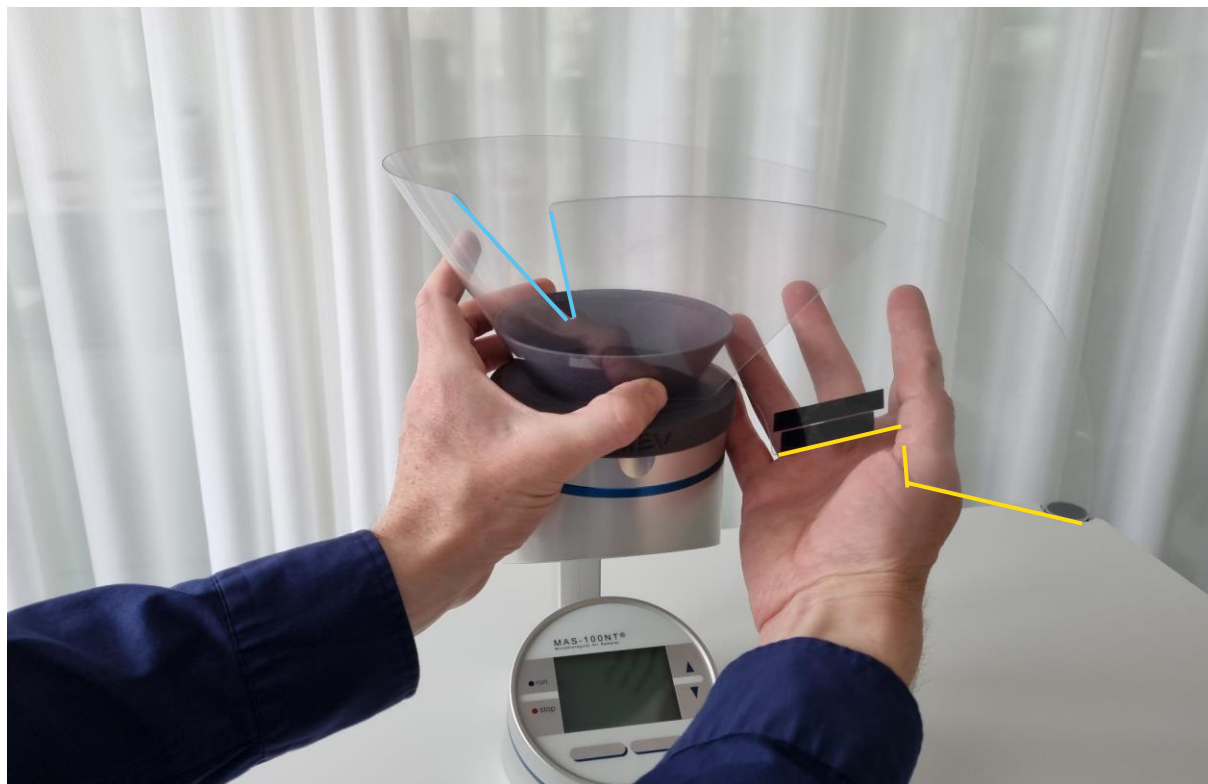

Hängen Sie die Lasche an der unteren Kante des rechten Endstücks (gestrichelt gelb) in die Ecke des blauen Dreiecks ein. Die Folie ist jetzt am Adapter fixiert, fassen sie nun an der oberen Kante (gestrichelt dunkelblau) die überlappenden Folien und schieben sie diese mit einer Hand gegeneinander (das rechte Endstück muss in Pfeilrichtung geschoben werden).





Ihr Lufttrichter ist jetzt stabil befestigt und bereit für die Hygieneinspektion nach VDI 6022/ SWKI VA104-01.


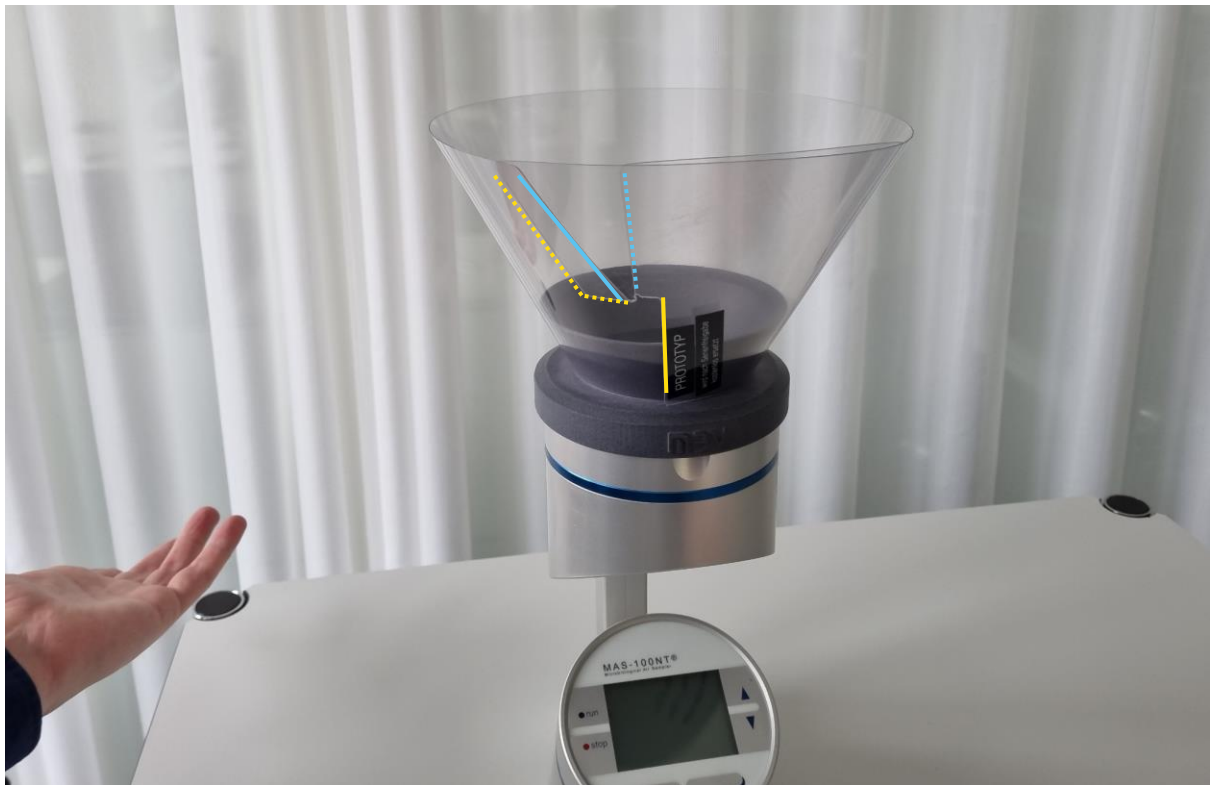


GROSSER TRICHTER (40CM DURCHMESSER)

Der Aufbau des grossen Lufttrichters funktioniert analog zum kleinen Trichter, benötigt wegen der grösseren Folie aber etwas mehr Übung.



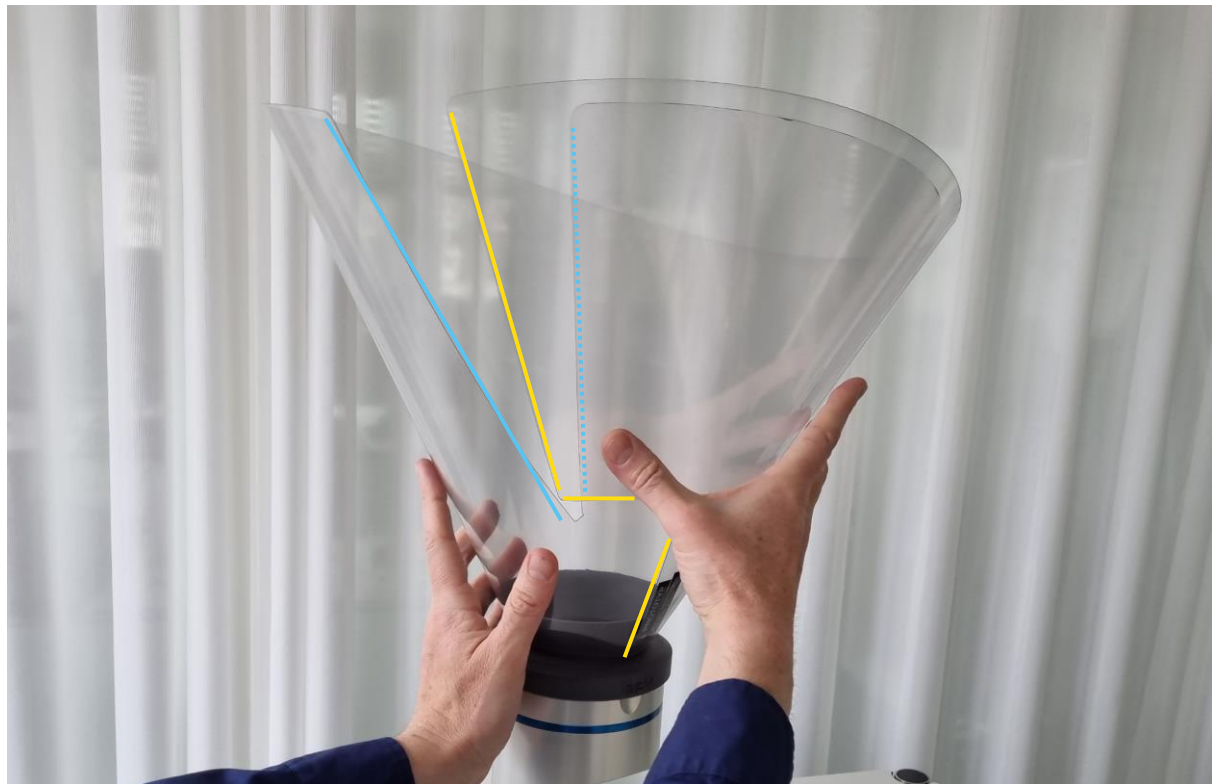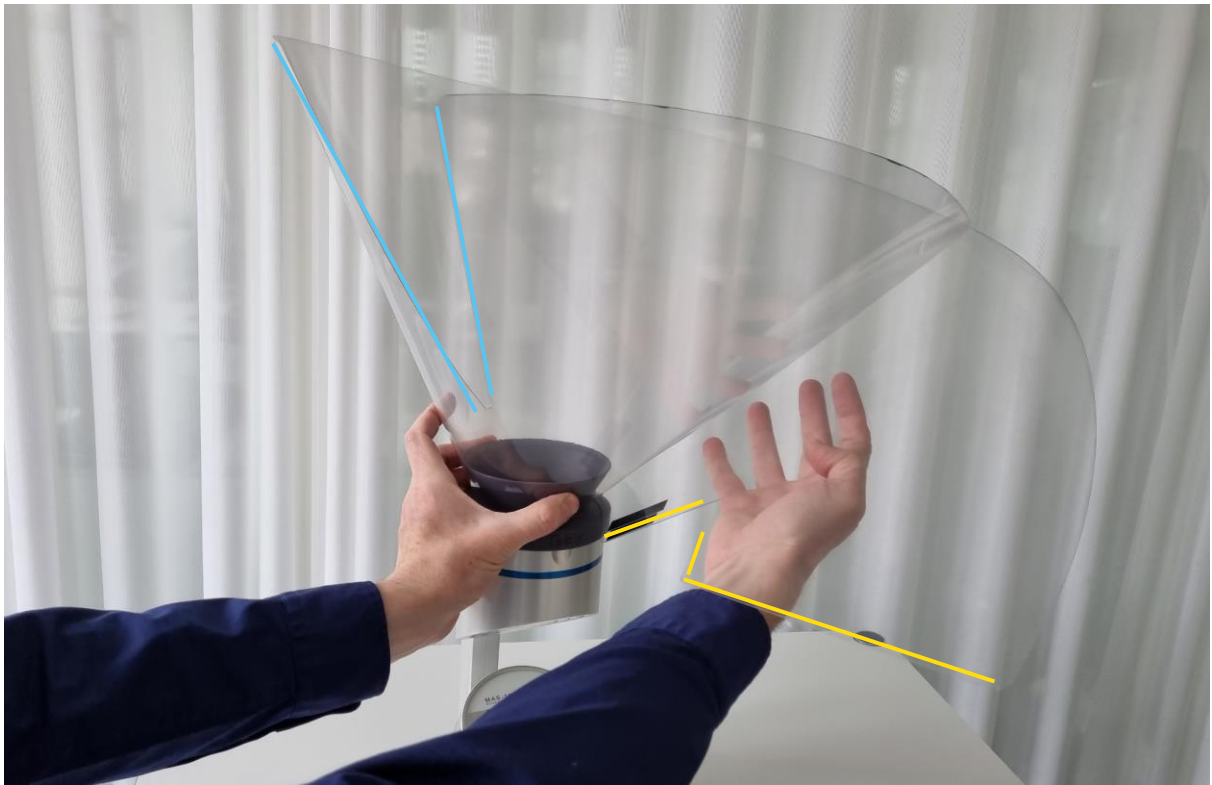

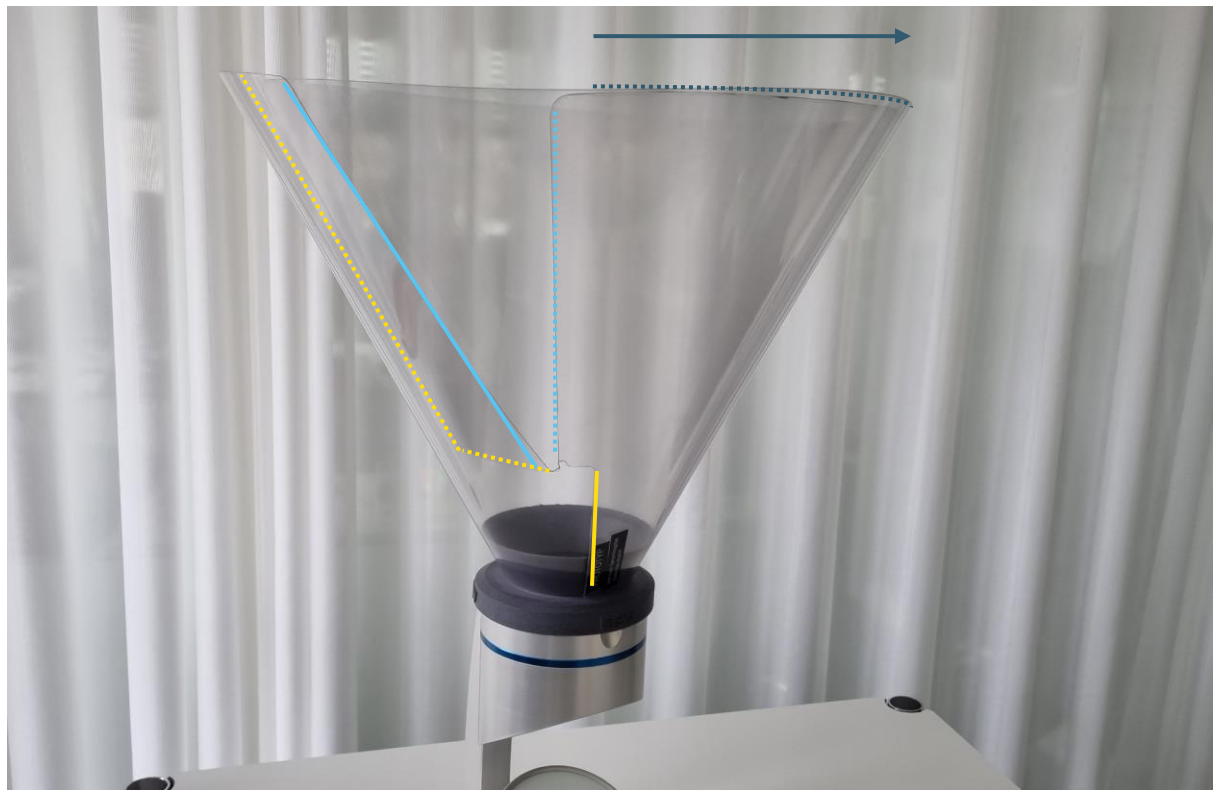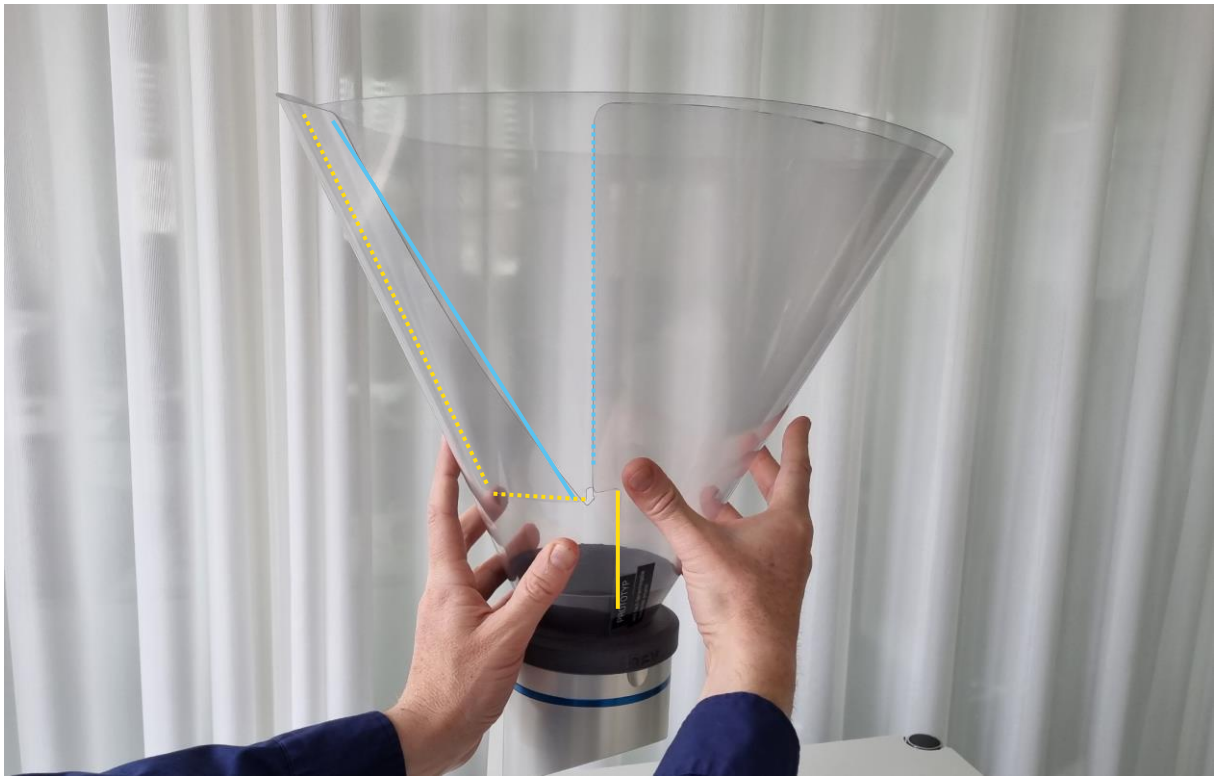

Mehr Informationen über den Lufttrichter für Hygieneinspektionen finden Sie [hier](#).